

## วิธีนำส่งชีววัสดุที่ใช้เพื่อการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เพื่อฝากเก็บรักษา

### ฝากแบบ Confidential deposit

#### 1. เอกสาร

ลงนามในฟอร์มฝากแล้วส่งพร้อมกับชีววัสดุ

#### 2. ชีววัสดุ

- 2.1. ส่งชีววัสดุในรูปแบบที่พร้อมเก็บเข้าคลังเก็บรักษาแบบแช่แข็ง โดยเตรียมชีววัสดุในหลอดพลาสติกฝาเกลียว ชนิดทนความเย็นเยือกแข็ง ขนาด 1.5 – 2 มล. ฝาหลอดมีวัสดุป้องกันการรั่วซึม (O-ring หรือ Seal ring)
- 2.2. ระบุชื่อและ/หรือรหัสชีววัสดุที่ตรงกับที่ระบุในฟอร์มฝากและวันที่เก็บรักษาบนหลอดชัดเจน โดยพิมพ์บนผิวหลอดหรือบนฉลากด้วยหมึกพิมพ์ที่ต้องไม่เลือนหรือจางเมื่อสัมผัสความเย็น ความชื้น และน้ำ และควรใช้ Sealing film หรือเทปใสพันรอบฉลากเพื่อป้องกันฉลากหลุดเมื่อเก็บในตู้แช่แข็งหรือในไอไนโตรเจนเหลว
- 2.3. ฝากอย่างน้อย 10 หลอดต่อ 1 ตัวอย่าง
- 2.4. ในระหว่างการขนส่งจะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียส ชีววัสดุที่จัดอยู่ใน Risk group 2 ต้องบรรจุและส่งโดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวনিরภัยหรือ IATA Dangerous Goods Regulations